

ABACUS CC-100 Sejtszámláló készülék

Kezelési útmutató

Üzembe helyezés

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a 230V-os elektromos hálózathoz, majd a készülék hátoldalán található csatlakozóhoz.
2. Kapcsolja be a készüléket a hátoldalon található kapcsolóval.
3. A készülék azonnal készen áll a mérésre.

**Csak a mellékelt hálózati adaptert használja!
A nem megfelelő hálózati adapter a készülék károsodását okozhatja!**

Adatok bevitele

1. A megfelelő nyomógombok lenyomásával vigye be az adatokat. Az adatok bevitelét a készülék rövid hangjelzéssel nyugtázza.
2. A tévesen bevitt adat a **-1** nyomógomb megnyomásával törölhető, legfeljebb 10 bevitt adatig visszamenően. A bevitt adat törlését mély hang jelzi.
3. Amennyiben a bevitt adatok száma eléri a 100 db-ot, a készülék 3 rövid hangjelzést ad. Az adatok bevitele szükség esetén ezek után is folytatható. A **C1** és **C2** nyomógombokhoz tartozó értékeket a készülék nem számítja bele az értékelt 100 db adatba.

Adatok leolvasása

1. Az adatok a készülék kijelzőjéről a mérés közben és azt követően is leolvashatóak.
2. A **RESET/%** nyomógomb rövid lenyomásával a készülék a mért értékeket %-os formában jelzi ki, ezt hosszú hangjelzés jelzi. A **C1** és **C2** nyomógombokhoz tartozó értékek a %-os értékelésben sem szerepelnek, ezért ezek értékei ebben az esetben is a hozzájuk tartozó darabszámot jelentik.
3. A **RESET/%** nyomógomb ismételt megnyomásával a készülék visszatér az eredeti kijelzési módra.

**A %-os kijelzés az adatok kerekítéséből származó maradékösszegek miatt bizonyos hibát tartalmazhat.
Ahol lehetséges, törekedjen az eredeti, darabszámos kijelzés használatára.**

Adatok törlése

1. A mérés befejezésekor a kijelzőn lévő adatok törléséhez nyomja meg hosszan a **RESET/%** nyomógombot. Az adatok törlése a negyedik hosszú hangjelzést követően történik meg.
2. Ezután a készülék készen áll a következő mérés megkezdésére.

Hangerő szabályozása

Lehetőség van a beépített hangjelzés erősségének megváltoztatására.

Ehhez a mellékelt beállító csavarhúzózt illessze a készülék alján lévő nyílásba és kis mozgatással csúsztassa be a trimmer-potenciométer nyílásába.

A csavarhúzózt az óramutató járásának megfelelő irányba forgatva a hangerő növelhető, az óramutató járásával ellentétesen forgatva csökkenthető.

A hangerő szabályozó potenciométer végállását elérve a csavarhúzó jól érezhetően megakad.

Ezután ne próbálja a hangerő szabályozót tovább forgatni, mert ez a készülék meghibásodásához vezethet!

Amennyiben nem használja a készüléket, kérjük, a hátoldali kapcsoló segítségével helyezze üzemem kívül!

Tisztítás

A készülék puha, nedves ronggyal, vagy vattával tisztítható.

Ne használjon súrolószert, vagy karcot okozó törlőeszközt!

Ügyeljen rá, hogy a készülék belsejébe folyadék ne kerüljön!

Üzembe helyezés időpontja: 2014-09-21

Meghibásodás esetén kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

Twinox PRO Kft.

1083 Budapest, Apáthy István u. 8/A

twinox@twinox.hu

Tel: +36-1-451-3050

+36-30-9485-415